




Handleiding voor het plaatsen van batterijen bij Euromex loep

1. Verwijder de batterijen uit de plastic verpakking



4. Stapel de batterijen in de houder, let erop dat de positieve lading (tekst-zijde) naar boven ligt

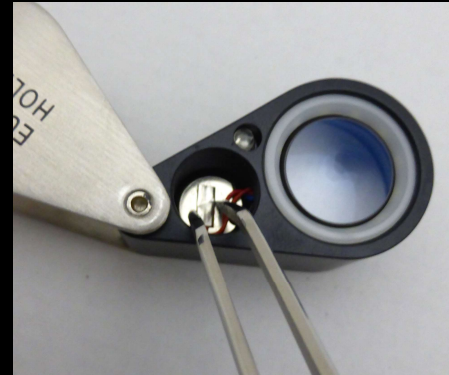

5. Plaats de elektrode op de batterijen



2. Draai met de bijgeleverde sleutel of munt, het dopje van de batterijhouder



6. Plaats het dopje terug en draai vast tot u licht weerstand voelt



3. Til voorzichtig de elektrode en bekabeling omhoog (gebruik bijvoorbeeld paperclip of pincet)



7. Schakel de LED aan om te controleren of de batterijen correct zijn geplaatst