

Vervanging van de batterij in een BPV medicijnkoelkast

Aan de achterzijde van de BPV medicijnkoelkast rechtsboven is een onderhoudsvrije accu bevestigd. Deze accu wordt alleen gebruikt om de alarmfunctie te behouden. Bij continu gebruik is de Levensduur batterij 3 - 4 jaar



- Bij de bestaande accu eerst de blauwe en dan de rode kabel loskoppelen van de stekker.
- Verwijder daarna de accu van de bevestigingstape en bevestigde de nieuwe accu aan de hetzelfde tape.
- De gele beschermkapjes verwijderen
- Let op: Bevestig daarna de **rode kabel** aan de verbindingklem met het **rode merk** en de **blauwe kabel** aan de klem met het **zwarte merk**.
- Bevestig de alarmmelding "F8" door op de bevestigingstoets links van het display te drukken: 